

# Thermo Scientific™ ST4R Plus 通用离心机系列


Thermo Scientific™ Sorvall™ ST4 Plus系列离心机拥有更高性能、可靠性、一致性和安全性。

角转头相对离心力 (RCF) > 25000 x g, 水平转头 RCF > 7000 x g, 即使最难以实现的分离也可以更好、更快地完成。

该系列产品供生物制药、学术研究和临床诊断应用科学家使用, 包括通风型或冷冻型等配置选项。



## 用户界面

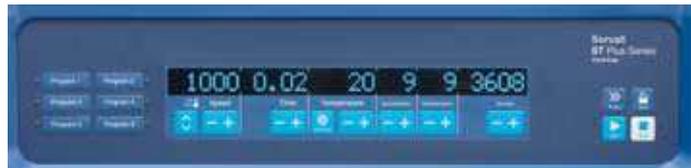

Sorvall ST Plus 用户界面



## Auto-Lock™ 转头自锁

### Thermo Scientific™ Auto-Lock™ 转头自锁

有助于节省时间以快速获取结果:

- 按钮式转头更换, 仅需三秒即可完成, 安全且符合人体工程学
- 无需工具即可进行无故障安装和拆卸
- 无障碍访问式腔室, 便于清洁, 最大程度地降低了污染风险
- 快速、灵活在不同应用之间切换, 并随实验室需求进行优化



## 碳纤维转头



采用碳纤维转头，重量更轻：  
比较 6 x 250 mL 容量满载转头 \*

### 卓越的人体工程学设计，性能更强

- Thermo Scientific™ Fiberlite™ 碳纤维转头 / 密封盖组合配件在离心过程中为用户、离心机和样品提供保护 \*
- 碳纤维结构具有出色的耐用性，并提供 15 年 Fiberlite™ 转头保修
- Fiberlite™ 转头比金属转头转速更高，可改善分离效果
- 卓越的人体工程学设计，结构轻巧并采用集成式手柄设计和 Auto-Lock™ 转头自锁技术

\* 经英国 Porton Down 国家卫生防护研究所进行生物防护认证

节省 43%

(6 kg/13 lbs)


8 kg/17 lbs

Fiberlite™  
碳纤维转头

14 kg/30 lbs

铝制转头

转头重量

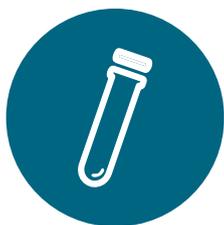

## 防生物污染密封盖

### Thermo Scientific™ ClickSeal™

#### 防生物污染密封盖

##### 单手式样品保护

- 防生物污染密封盖选配件，符合人体工程学设计，适于手套操作、单手开 / 关并支持左右手操作
- 供实验室所有用户轻松使用，无需多圈螺旋盖和复杂高压钳
- 经英国 Porton Down 国家卫生防护研究所进行生物防护认证





## 安全及人体工程学设计


密封盖上的手柄标示了最方便，最佳的单手开关盖位置。



无需减少夹点，安全性更强，可防止意外伤害。采用带有安全保护装置的电气弹簧。



## 性能更强

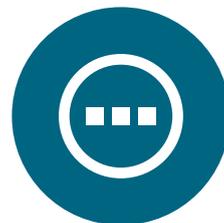

准备运行时，托盘可放置工具或样品。

# 水平转头及适配器



## TX-1000 水平转头<sup>1</sup>, 90°, R<sub>max</sub> 209 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4R/ST4FR Plus	4200	4122
Sorvall ST4/ST4F Plus	3800	3374
Sorvall ST1 Plus	不适用	不适用

货号	适配器图片	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及附件</b>				
75003017		TX-1000 水平转头	4 x 1,000 mL 或 24 酶标板	
75003001		TX-1000 吊篮 (4 个 / 套)		
75007309		TX-1000 ClickSeal 生物安全密封盖 (4 个 / 套)		
75007001		备用 O 型圈 (4 个 / 套)		
75007300		1000 mL Bio- 离心瓶 - 聚丙烯材质 (4 个 / 套)		
<b>TX-1000 转头适配器 (4 个 / 套)</b>				
75007301	1	1000 mL Bio- 离心瓶	4 x 1,000 mL	126 x 140
75007304	2	750 mL 聚丙烯 Bio- 离心瓶及 TX-750 圆形适配器	4 x 750 mL	98 x 133
75004253	3	500 mL Nalgene 离心瓶	4 x 500 mL	70 x 160
75007302	4	500 mL Corning 离心瓶	4 x 500 mL	98 x 133
75005392	5	250 mL Corning 尖底离心瓶 或 200 mL Nunc 离心瓶或 175 mL Nalgene 尖底离心瓶	4 x 250 mL	62 x 145
75007305	6	250 mL Nalgene 离心瓶	8 x 250 mL	62 x 145
75007305	6	225 mL BD Falcon™ (需配 BD # 352090)	8 x 225 mL	62 x 130
75007305	6	200 mL Nunc 尖底离心瓶 (需配 Nunc #377585)	8 x 200 mL	62.5 x 139
75003674	7	50 mL 尖底离心管	40 x 50 mL	30 x 120
75004255	8	50 mL 双重防生物污染容器, 适用于 50 mL 尖底离心管 (兼容 ClickSeal 容器盖)	20 x 50 mL	30 x 120
75004252	9	50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	48 x 50 mL	29.5 x 120
75007306	10	15 mL 尖底离心管	96 x 15 mL	17.5 x 121
75003672	11	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 Thermo Scientific™ Savant Corex™/ Kimble™ 离心管	148 x 10 mL	17 x 110
75003697	12	9/10 mL 采血管 (Sarstedt™)	100 x 9/10 mL	17 x 110
75003671	13	5/7 mL 采血管 (13 x 75-100 mm)	196 x 5/7 mL	14 x 110
75003709	14	4.5/6 mL 采血管 (Greiner™)	164 x 4.5/6 mL	14 x 110
75003733	14	1.5/2 mL 微量离心管 (需配 75007304 TX-750 圆形适配器)	192 x 2 mL	11 x 50
75007303	15	酶标板载架	4 x 6 标准版 或 4 x 2 深孔版	高度 < 88 mm
75003829	16	小袋 / 细胞培养袋 4 x 2 袋 (<350 mL)	4 x 2 袋	

## 适配器



<sup>1</sup> 转头、吊篮和密封盖单独出售。

◆ 经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。

# 水平转头及适配器



## TX-750 水平转头<sup>1</sup>, 90°, R<sub>max</sub> 195 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	4700	4816
Sorvall ST1 Plus	不适用	不适用

货号	适配器图片	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及附件</b>				
75003180		TX-750 水平转头		
75003608		TX-750 圆形吊篮 (4 个 / 套)	4 x 750 mL	
◆ 75003609		TX-750 ClickSeal 圆形生物安全密封盖 (4 个 / 套)		
75003610		TX-750 备用圆形 O 型密封圈 (4 个 / 套)		
75006443		750 mL Bio- 离心瓶 - 聚丙烯材质 (1 个 / 套)		
75003795	1	酶标板载架和 T-75 Flask 细胞培养瓶 (包括托盘和底衬) (2 个 / 套)	每个载架 4 块标准板	最大高度 60 mm
75003617	1	酶标板载架和 T-75 Flask 细胞培养瓶 (包括托盘和底衬) (4 个 / 套)	或 1 块深孔板	
<b>TX-750 转头适配器 (4 个 / 套, 除另有说明外)</b>				
无需适配器		750 mL Bio- 离心瓶	4 x 750 mL	98 x 133
无需适配器		500 mL Corning 尖底离心瓶	4 x 500 mL	98 x 133
75003792	2	250 mL Corning 尖底离心瓶 (仅用于非密封吊篮)	4 x 250 mL	62.5 x 139
75003710	3	250 mL Nalgene 离心瓶	4 x 250 mL	62.5 x 139
75003710	3	225 mL/175 mL BD Falcon 尖底离心瓶 (需配 BD #352090) (仅用于非密封吊篮)	4 x 225 mL	62.5 x 139
75003710	3	200 mL Nunc 尖底离心瓶 (需配 #377585) (仅用于非密封吊篮)	4 x 200 mL	62.5 x 139
75003710	3	175 mL Nalgene 尖底离心瓶 (需配 #DS3126-0175) (仅用于非密封吊篮)	4 x 175 mL	62.5 x 139
75003713	4	100 mL 圆底开口管	8 x 100 mL	45 x 123
75003638	5	50 mL 尖底离心管	28 x 50 mL	30 x 120
75003824	6	50 mL 尖底离心管或裙边离心管	20 x 50 mL	30 x 120
75003715	7	50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	28 x 50 mL	29.5 x 120
75003716	8	30 mL Sterilin 通用离心管	28 x 30 mL	25.5 x 120
75003639	9	15 mL 尖底离心管	56 x 15 mL	17 x 122
75003719	10	15 mL 采血管 (17 x 125 mm) (仅限内圈)	32 x 15 mL	17 x 134
75003719	11	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 15 mL Savant Corex/Kimble 离心管	84 x 10/15 mL	17 x 117
75003718	11	14 mL 圆底或尖底尿样管	48 x 14 mL	18 x 124
75003723	12	5/7 mL 或 4.5/6 mL 采血管 (13 x 75-100 mm)	108 x 5/7 mL	13 x 116
75003724	13	5 mL RIA 或圆底离心管 (不带盖)	148 x 5 mL	13 x 111
75003732	14	5/7 mL 圆底离心管 (不带盖) 带倾倒嘴	148 x 5/7 mL	13 x 111
75003733	14	1.5/2 mL 微量离心管	192 x 2 mL	11 x 50
75008383	15	T-75 Thermo Scientific™ Nunc™ Easy Flask 细胞培养瓶 (2 个 / 套)	4 x T-75	-
75008384	16	T-25 Nunc Easy Flask 细胞培养瓶 (2 个 / 套)	8 x T-25	-

## 适配器



<sup>1</sup> 转头、吊篮和密封盖单独出售。

◆ 经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。

# 水平转头及适配器



## TX-750 水平转头, 90°, R<sub>max</sub> 195 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4R/ST4FR Plus	4700	4816
Sorvall ST4/ST4F Plus	4500	4415
Sorvall ST1 Plus	不适用	不适用

货号	适配器图片	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及附件</b>				
75003180		TX-750 水平转头		
75003614		TX-750 矩形吊篮 (4 个 / 套)	4 x 250 mL	
◆ 75003615		TX-750 ClickSeal 矩形生物安全密封盖 (4 个 / 套)		
75003616		TX-750 备用矩形 O 型密封圈 (4 个 / 套)		
<b>TX-750 转头适配器 (4 个 / 套)</b>				
75003737	1	250 mL 平底离心瓶	4 x 250 mL	63 x 130
75003738	2	150 mL 圆底开口管	4 x 150 mL	56 x 124
75003742	3	100 mL 圆底开口管	4 x 100 mL	46 x 124
75003685	4	50 mL 尖底离心管	20 x 50 mL	30 x 121
75003749	5	50 mL 圆底离心管	12 x 50 mL	35 x 121
75003750	6	45 mL 平底 / 圆底离心管	16 x 45 mL	30 x 121
75003755	7	30 mL Sterilin 通用离心管	16 x 30 mL	26 x 121
75003756	8	25 mL DIN 圆底离心管	24 x 25 mL	26 x 121
75003684	9	15 mL 尖底离心管	48 x 15 mL	17 x 120
75003758	10	14 mL 法兰圆底离心管	36 x 14 mL	18 x 121
75003759	11	14 mL 圆底或尖底尿样管	36 x 15 mL	17 x 124
75003767	12	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 15 mL DIN 离心管	64 x 10/15 mL	17 x 118
75003768	13	5/7 mL 或 4.5/6 mL 采血管	80 x 5/7 mL	14 x 118
75003769	14	5/7 mL 圆底离心管 (13 x 75-100 mm)	112 x 5/7 mL	13 x 119
75003770	15	1.5/2 mL 微量离心管	224 x 2 mL	11 x 50

## 适配器



<sup>1</sup> 转头、吊篮和密封盖单独出售。

◆ 经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。

# 水平转头及适配器



## BIOShield 1000A 水平转头, 90°, R<sub>max</sub> 178 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	5300	5590
Sorvall ST1 Plus	不适用	不适用

货号	适配器图片	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及配件</b>				
75003182		BIOShield 1000A	4 x 250 mL	
<b>BIOShield 1000A 转头适配器 (4 个 / 套)</b>				
75003737	1	250 mL 平底离心瓶	4 x 250 mL	63 x 130
75003738	2	150 mL 圆底开口管	4 x 150 mL	56 x 124
75003742	3	100 mL 圆底开口管	4 x 100 mL	46 x 124
75003749	4	50 mL 圆底离心管	12 x 50 mL	35 x 121
75003750	5	45 mL 平底 / 圆底离心管	16 x 45 mL	30 x 121
75003755	6	30 mL Sterilin 通用离心管	16 x 30 mL	30 x 121
75003756	7	25 mL DIN 圆底离心管	24 x 25 mL	26 x 121
75003758	8	14 mL 法兰圆底离心管	36 x 14 mL	18 x 121
75003759	9	14 mL 圆底或尖底尿样管	36 x 15 mL	17 x 124
75003767	10	10 mL 采血管 (16 x 100 mm) 或 15 mL DIN 离心管	64 x 10/15 mL	17 x 118
75003768	11	5/7 mL 或 4.5/6 mL 采血管	80 x 5/7 mL	14 x 118
75003769	12	5/7 mL 圆底离心管 (13 x 75-100 mm)	112 x 5/7 mL	13 x 119
75003770	13	1.5/2 mL 微量离心管	224 x 2 mL	11 x 50
75003643	14	50 mL 尖底离心管	16 x 50 mL	30 x 121
75003642	15	15 mL 尖底离心管	36 x 15 mL	17 x 120

### 适配器



# 水平转头及适配器



## H-Flex HS4 水平转头，90°，R<sub>max</sub> 170 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	6100	7197
Sorvall ST1 Plus	不适用	不适用

货号      适配器图片      描述      转头离心容量  
(数量 x 体积)      离心管规格  
(Ø x L, mm)

### 转头及附件

75003330      H-Flex HS4 转头 (包括吊篮和挡风盖)

75003338      H-Flex HS4 备用吊篮 (2 个 / 套)

75003339      H-Flex HS4 备用挡风盖

### HS4 转头适配器 (2 个 / 套)

75003303	4	50 mL 尖底离心管	16 x 50 mL	30 x 126
75003304	5	15 mL 尖底离心管	36 x 15 mL	17 x 121
75003305	6	10/12 mL 采血管 (16x100)	66 x 10/15mL	16 x 133
75003306	7	5/7 mL 采血管 (13x75-100mm)	84 x 5/7 mL	13 x 10
75003307	8	酶标板载架	10 个标准板, 2 个深孔板	<77mm, <44mm
75003308	9	H-Flex 1 转头 400m 离心瓶和 Centri-lab 适配器 *	n/a	n/a

## 转头和适配器



1



2



3



4



5



6



7



8



9

\* 可能需要由 Thermo Scientific 销售代表拨打服务热线进行软件更新。请联系您本地销售人员获取更多信息；400mL 离心瓶 / Centrilab 适配器最大转速为 3800 rpm 和 2800 x g。

◆ 经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。

# 水平转头及适配器



M-20 水平转头<sup>1</sup>, 90°, R<sub>max</sub> 127 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	4000	2272
Sorvall ST1 Plus	4000	2272

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	最大高度
<b>转头及附件</b>			
75003624	M-20- 酶标板转头, 包括标准开放式载架	2 x 3 标准酶标板	< 65 mm
◆ 75003625	ClickSeal 载架, 包括载架和密封盖	或 2 x 1 深孔板	< 45 mm
75002011	ClickSeal 备用密封盖 (2 个 / 套)		

# 角转头及适配器



HIGHConic II 铝合金角转头, 45°, R<sub>max</sub> 126 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	10350	15090
Sorvall ST1 Plus	10350	15090

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及附件</b>			
◆ 75003620	HIGHConic 铝合金角转头, 适用于 100 mL/85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 100 mL	38 x 123
75003058	备用 O- 型圈		
3118-0085	85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 (50 个 / 套)	6 x 85 mL	38 x 106
<b>HIGHConic 转头适配器 (一个, 除另有说明外)</b>			
75003102	50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 50 mL	30 x 117
75003103	50 mL 尖底离心管	6 x 50 mL	30 x 121
75003094	30 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 /38 mL 圆底离心管	6 x 30 mL	26 x 110
76002906	16 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 16 mL	18 x 123
75003095	15 mL 尖底离心管	6 x 15 mL	17 x 123
75003093	10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 /12 mL 圆底离心管	12 x 12 mL	17 x 95
75003092	6.5 mL 圆底离心管	12 x 6.5 mL	13 x 114
75003091	1.5/2 mL 微量离心管	24 x 2 mL	11 x 40

<sup>1</sup> 性能最佳离心机的最大转速。

◆ 经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。实验室用具未按比例显示。

# 角转头及适配器



**Fiberlite F15-6x100y 碳纤维角转头, 25°, R<sub>max</sub> 98 mm**

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	13000	18516
Sorvall ST1 Plus	13000	18516



**Fiberlite F10-6x100 LEX 碳纤维角转头, 45°, R<sub>max</sub> 122 mm**

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	10500	15038
Sorvall ST1 Plus	10500	15038

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管最大尺寸 (Ø x L, mm)
----	----	---------------------	------------------------

## 转头及配件

◆ 75003698	Fiberlite F15-6 x 100y 碳纤维转头, 适用于 100 mL/85 mL Nalgene 离心瓶	6 x 100 mL	38 x 106
021-069031	备用 O- 型圈		
◆ 75003340	Fiberlite F10-6 x 100 LEX 转头, 适用于 100 mL/85mL Nalgene 离心瓶	6 x 100 mL	38 x 106
021-06935	备用 O- 型圈		
3118-0085	85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 (50 个 / 套)	6 x 85 mL	38 x 106

## F15-6 x 100y 碳纤维转头适配器 (单个, 除另有说明外)

75003102	50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 50 mL	29.5 x 117
75003103	50 mL 尖底离心管	6 x 50 mL	30 x 121
75003094	30 mL Nalgene™ Oak Ridge 离心管 /38 mL 圆底离心管	6 x 30 mL	26 x 110
76002906	16 mL Nalgene Oak Ridge 离心管	6 x 16 mL	18 x 123
75003095	15 mL 尖底离心管	6 x 15 mL	17 x 123
75003093	10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 /12 mL 圆底离心管	12 x 12 mL	17 x 95
75003092	6.5 mL 圆底离心管	12 x 6.5 mL	13 x 114
75003091	1.5/2 mL 微量离心管	24 x 2 mL	11 x 40

# 角转头及适配器



## MicroClick 18x5 铝合金微量角转头，45°，R<sub>max</sub> 102 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	15000	24652
Sorvall ST1 Plus	15000	24652

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及配件</b>			
75005765	18 x 5 MicroClick 微量角转头，适用于 5mL 尖底和翻盖离心管	18 x 5 mL	17 x 6
20059119	ClickSeal 生物安全密封盖		
75005726	O 型圈套装		
75003500	O 型圈润滑脂		
<b>MicroClick 转头适配器</b>			
75005756	1.5/2 mL 微量离心管	18 x 5	11 x 45



## Fiberlite F21-48x2 碳纤维微量角转头，45°，R<sub>max</sub> 97 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	15200	25055
Sorvall ST1 Plus	15200	25055

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及配件</b>			
75003664	Fiberlite F21-48 x 2 碳纤维微量角转头，适用于 1.5/2 mL 微量离心管	48 x 2 mL	11 x 50
021-489021	备用 O- 型圈		



## Microliter 48 x 2 密封铝合金微量角转头，45°，R<sub>max</sub> 98 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	15200	25314
Sorvall ST1 Plus	15200	25314

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及配件</b>			
75003602	48 x 2 密封铝合金微量角转头，适用于 1.5/2 mL 微量离心管	48 x 2 mL	11 x 50
75003349	备用 O- 型圈		

# 角转头及适配器



## MicroClick 30 x 2 密封铝合金微量角转头, 45°, R<sub>max</sub> 99 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	14000	21693
Sorvall ST1 Plus	14000	21693

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及附件</b>			
75005719	30 x 2 MicroClick 密封铝合金微量角转头, 适用于 1.5/2 mL 微量离心管和纯化柱	30 x 2 mL	11 x 50
75005726	备用 O- 型圈		



## Microliter 30 x 2 密封铝合金微量角转头, 45°, R<sub>max</sub> 100 mm

离心机	最大转速 (rpm)	最大 RCF (x g)
Sorvall ST4/ST4F Plus	15200	25830
Sorvall ST1 Plus	15200	25830

货号	描述	转头离心容量 (数量 x 体积)	离心管规格 (Ø x L, mm)
<b>转头及附件</b>			
75003652	30 x 2 密封铝合金微量角转头, 适用于 1.5/2 mL 微量离心管	30 x 2 mL	11 x 50
75003349	备用 O- 型圈		
<b>Microliter 转头适配器 (30 个 / 套)</b>			
75005753	0.5 mL 微量离心管		8 x 44
75005754	0.25 mL 微量离心管		6 x 46
75005752	0.2 mL PCR 管		5 x 20

◆ 经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。

## 4 L 台式离心机：性能指标和订购信息

性能指标	Sorvall ST4 Plus		Sorvall ST4R Plus	
	RUO		RUO	
<b>水平转头</b>				
最大容量	TX-1000 转头, 4 x 1000 mL			
最大转速	H-Flex HS4 转头, 6100 rpm			
最大 RCF	H-Flex HS4 转头, 7197 xg			
<b>角转头</b>				
最大容量	F15-6x100 或 F10-6x100 转头, 6 x 100 mL			
最大转速	F21-48x2、Microliter 48x2 或 Microliter 30x2 15200 rpm			
最大 RCF	Microliter 30x2, 25830 x g			
<b>离心机详细信息</b>				
控制系统	微处理器			
驱动系统	直驱无碳刷电机			
加速 / 减速配置	9 种加速 / 10 种减速速率选项			
材料	正面、顶部、侧面: PC-ABS 塑料涂覆 2K PUR 漆; 金属外壳: 冷轧钢带粉末涂料; 离心机转筒: 不锈钢; 离心机立足: 橡胶			
安全特性	SMARTSpin 不平衡检测, 防夹手、防撞结构			
保修	主机 2 年, 压缩机和驱动系统 5 年			
包括	英文印刷版用户手册、USB 记忆棒及其 28 种语言用户手册、防腐蚀油 (70009824)、电源线、合格声明			
温度范围	不适用		-10°C 至 +40°C	
兼容转头数	13		13	
<b>显示屏详细信息</b>				
显示屏	按钮和高对比度 LCD 界面			
运行时间	最长 9 小时 59 分; 采用连续和脉冲模式			
计时器	仅向下计数			
程序存储	多达 6 个运行程序			
可编程	通过 6 个直接访问按钮			
<b>尺寸, 重量</b>				
外部宽度 (英寸)	22.3		29.4	
外部宽度 (cm)	56.6		74.6	
外部深度 (英寸)	27.2		27.2	
外部深度 (cm)	69.0		69.0	
外部高度 (英寸)	14.3		14.2	
外部高度 (cm)	36.2		36.1	
开盖高度 (英寸)	33.9		33.9	
开盖高度 (cm)	86.1		86.0	
占地尺寸 (英寸)	22.3 x 23.1		29.4 x 23.0	
占地尺寸 (cm)	56.6 x 58.8		74.6 x 58.4	
净重 (lbs)	196		265	
净重 (kgs)	89		120	
<b>认证与标准</b>				
IVD/MD				
认证	EN/UL/IEC 61010-1、EN/UL/IEC 61010-2-020、61010-2-101、EN/UL/IEC 61326-1、EN/UL/IEC 61326-2-6、FCC part 15			
标准	ISO 14971、ISO 13485、ISO 9001			
<b>订购信息</b>				
	Sorvall ST4 Plus		Sorvall ST4R Plus	
	RUO		RUO	
230V	75009909		75009924	